

Prüfprotokoll zur Identitätsprüfung* von Cannabis-Vollextrakten mittels CannabiStada® Canna-Fix® THC/CBD-Schnelltest-Set

Produktname

PZN

Einkaufspreis

Bestellmenge

Lieferdatum

Chargennummer/-bezeichnung

Verfall

Lieferant

Interne Prüfnummer der Apotheke

Geprüfte Menge

Bearbeiter

Datum der Prüfung

Freigabe erfolgt durch

Datum

Unterschrift des Bearbeiters

Makroskopische Prüfung

Der Extrakt ist eine Flüssigkeit von grünlicher, gelber bis brauner Farbe.

☐ entspricht ☐ entspricht nicht

Prüfung des beiliegenden Prüfzertifikat

Bezeichnung, Charge und Verfallsdatum müssen mit den Angaben des Prüfzertifikats übereinstimmen

☐ Prüfzertifikat vorhanden ☐ entspricht ☐ entspricht nicht

CBD- und/oder THC-Nachweis mittels CannabiStada® CannaFix-ID® THC/CBD-Schnelltest-Set (PZN 17581739)#

1 Probenvorbereitung

- Flasche mit Verdünner öffnen
- Zugabe der zu prüfenden Rezeptur (0,1 ml Extrakt zugeben)

2 Nachweis von CBD

- Flasche mit Verdünner verschließen, kräftig schütteln
- Ca. 5 Minuten ruhen lassen, Farbskala zur Hand nehmen
- Farbumschlag anhand Farbskala beurteilen

☐ enthält CBD ☐ enthält kein CBD

3 Nachweis von THC

- Ampulle mit Reagenz
- Zugabe von 10 Tropfen aus Flasche des Verdünners
- Zugabe des Entwicklers (5 Tropfen)
- Mit Kappe verschließen und schütteln
- Farbskala zur Hand nehmen und Farbumschlag nach Farbskala beurteilen

☐ enthält THC ☐ enthält kein THC

Nachgewiesene Identität stimmt mit den Angaben auf dem Prüfzertifikat überein.

☐ entspricht ☐ entspricht nicht

*Gemäß §11 ApBetrO ist eine Identitätsprüfung für Rezeptur-/Ausgangsstoffe vorgeschrieben.
Die Schritt-für-Schritt-Anleitung inklusive Farbskala liegt jedem Schnelltest bei.